

通用型组织固定液（中性）产品说明书

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat) /规格	容器规格(Size)	包装信息
通用型组织固定液（中性）	P0002-500ml	500ml	瓶装, 500ml/瓶
	P0002-3ml	5ml	单支预装, 即开即用, 泡沫底板, 塑封, 50支/盒
	P0002-20ml	30ml	单支预装, 即开即用, 泡沫底板, 塑封, 25支/盒

产品简介

组织固定的作用一般是为了保持组织细胞的固有形态和结构, 防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶, 保存细胞内固有的物质, 使细胞内蛋白质凝固, 尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应, 使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样, 还能使组织硬化, 便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本, 能防止疾病的扩散; 保存好大体标本。并且经过固定之后的样本可以增强染色的作用。

本产品主要有效成分为多聚甲醛和磷酸盐缓冲液, 室温25°C时测PH=7.0-7.5, 适用于大部分动物组织的固定。

存储与运输

常温运输; 阴凉干燥处保存, 避免阳光直射, 有效期24个月。

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司, 使用前请仔细阅读使用说明书。

地址: 武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信

使用方法

组织取材后迅速投入本产品中, 固定液是组织体积的20倍最好, 组织块厚度小于5 mm最佳, 固定时间24小时以上, 若组织比较大, 可适当延长固定时间。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作; 请在通风良好的环境下使用。
2. 固定液使用后请及时拧紧瓶盖, 防止有效成分挥发。
3. 确保组织固定充分, 固定过程切勿冷冻结冰。

本产品仅供科研使用, 不用于临床诊断!

(产品包装升级中, 请以实物为准)

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司, 使用前请仔细阅读使用说明书。

地址: 武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号



企业微信